

COMPRIMÉS D'AGAROSE

Références : COMPAG, COMPAG100



Prêts à l'emploi!

Comprimés d'agarose prêts à diluer, dissolution instantanée.

Chaque comprimé suffit pour couler deux gels à 1% (50 ml) ou un gel à 2% (25 ml)

- Ajouter le tampon de dilution en fonction de vos expérimentations (TBE ou TAE)
- Remuer pour dissoudre le comprimé
- Faire chauffer au micro-onde
- Après refroidissement (60°C) ajouter votre colorant d'ADN (Type GelGreen).
- Couler votre gel

Pas de stockage spécial: Stable pendant 2 ans à température ambiante.

100 comprimés d'agarose (1 comp. pour 1 gel de 25ml)

Réf : COMPAG100

20 comprimés d'agarose (1 comp. pour 1 gel de 25ml)

Réf : COMPAG